



DANASTOOL Sample Collection MICROBIOME Kit

Ref.0617 50 tubos

Ref.0618 250 tubos

1. INTRODUCCIÓN

El DANASTOOL Sample Collection MICROBIOME Kit permite una recolección, transporte y estabilización de muestras de heces humanas o animales. Se presenta en tubo con cuchara integrada, etiqueta para descripción del paciente y 8 ml solución líquida estabilizadora que permite conservar las heces varios meses a temperatura ambiente.

La solución estabilizadora previene el crecimiento de bacterias Gram-negativas y Gram-positivas y hongos, y también inactiva los virus permitiendo que las muestras no infecciosas resultantes sean manejadas y enviadas de manera segura.

Características:

- Fácil de utilizar-diseñado para la recolección y transporte seguro ya que las muestras se convierten en No infecciosas.
- No es necesario procesar las muestras inmediatamente.
- Estabiliza el ADN durante varios meses a temperatura ambiente e indefinidamente a -20 o -80°C.
- Se elimina el olor durante el procesamiento.
- Compatible con varios sistemas de purificación. Se recomienda el uso de nuestro sistema de extracción **DANAGENE MICROBIOME FECAL DNA Kit**.

2. COMPONENTES KIT

	Ref.0617	Ref.0618
DANASTOOL Sample Collection MICROBIOME Kit	50 tubos	250 tubos

Todos los componentes son estables durante 24 meses desde la fecha de la compra siendo almacenados correctamente y a temperatura ambiente (15-25°C).

Se recomienda no conservar a bajas temperaturas ya que contiene un detergente que puede solidificar.

Precauciones de seguridad para el Reactivo Estabilizador de ADN de Heces:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Proteger el contenedor del calor y la luz solar directa. Conservar únicamente en el recipiente de origen.
- No intente eliminar el reactivo estabilizador del DNA del tubo.
- No use el tubo de recolección de heces si el líquido conservador se derramó.
- No ingiera el contenido del tubo.

3. PROTOCOLO

TOMA DE MUESTRA:

1. Utilizando la cuchara unida a la tapa coja muestra de heces de 2-3 sitios diferentes y transfiera las muestras al líquido conservador. Aproximadamente media cuchara por toma es suficiente. El líquido permite estabilizar 0.5-1.0 gr de muestra. **Se recomienda:** Dependiendo del tamaño y características de la muestra de heces, mezclar la muestra completamente para generar una muestra homogénea de esta forma no será necesario coger muestra de 3 sitios diferentes de la muestra.
2. Cerrar bien el envase y agitar para conseguir la homogenización de la materia fecal con el líquido conservador. Esto se conseguirá más rápidamente dependiendo de la consistencia de la materia fecal, para consistencias duras esto se puede conseguir ayudándose con la cuchara, o bien, ir agitando los tubos cada día hasta el día de la extracción.
3. Etiquete el tubo de heces con su nombre completo y fecha de recolección.
4. Envíe la muestra al laboratorio, enviándola a temperatura ambiente. La muestra es estable varios meses a temperatura ambiente (15-25°C) e indefinidamente a -20 o -80°C.
5. Para la extracción se pueden utilizar varios métodos diferentes, **se recomienda el uso de nuestro DANAGENE MICROBIOME FECAL DNA Kit.**

4. GUIA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Para cualquier duda o consulta adicional sobre el protocolo pónganse en contacto con el servicio técnico de DANAGEN-BIOTED S.L info@danagen.es